



Déballage et installation du poste de travail

Note d'application

Version 1.0.0

Installation

1. Retirez l'ordinateur de la boîte en carton.
2. Placez l'ordinateur sur le côté et retirez le panneau latéral (voir fig. 1.1).



Figure 1.1

3. Retirez délicatement la mousse interne qui est là pour protéger les composants internes des vibrations pendant le transport (voir fig. 1.2).



Figure 1.2

4. Assurez-vous qu'aucun objet ne bloque les ventilateurs (voir fig. 1.3).

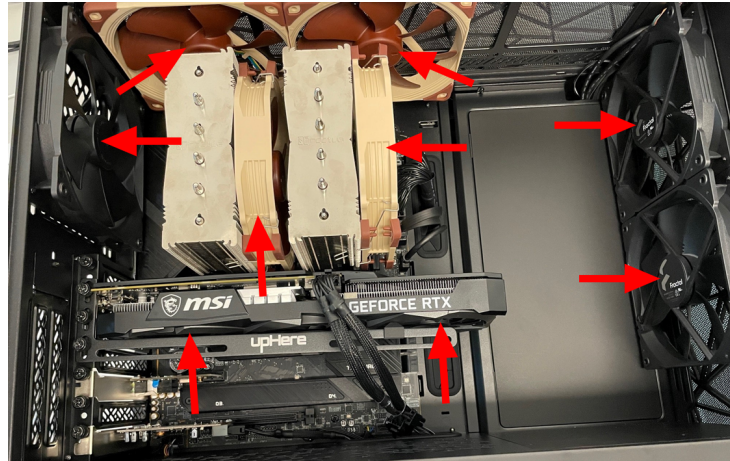


Figure 1.3

5. Remettez le panneau latéral et connectez tous les câbles et accessoires nécessaires (voir fig. 1.4).

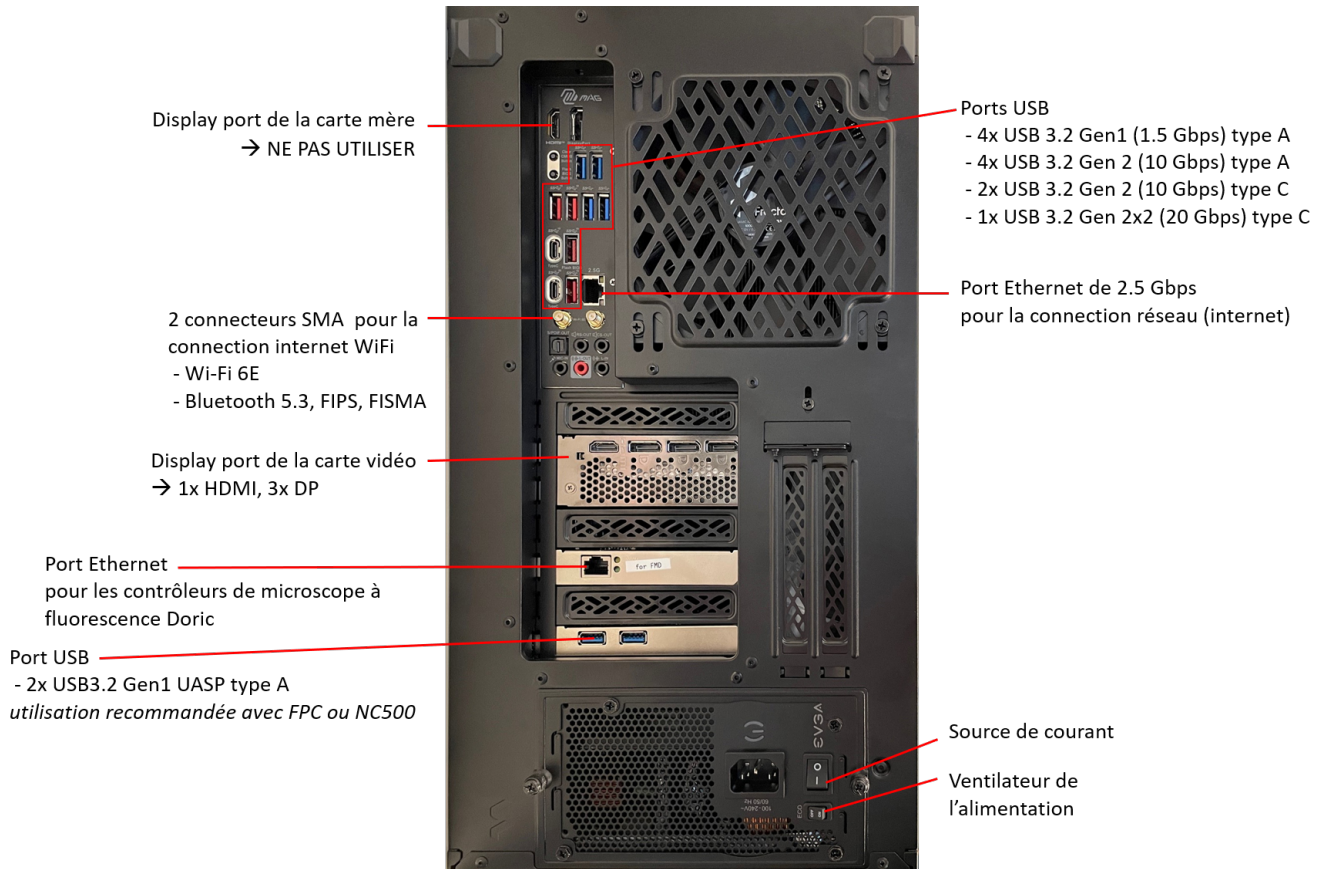


Figure 1.4

6. Mettez l'interrupteur d'alimentation sur I et assurez-vous que le ventilateur d'alimentation est activé (ECO OFF). L'ordinateur devrait alors être prêt à être utilisé!

Nous contacter

Pour toute question ou commentaire, n'hésitez pas à nous contacter par :

Téléphone 1-418-877-5600

Site internet [doriclenses.com/contact](https://www.doriclenses.com/contact)

Courriel sales@doriclenses.com

doric

© 2023 DORIC LENSES INC

357 rue Franquet - Quebec, (Quebec)

G1P 4N7, Canada

Téléphone : 1-418-877-5600 - Fax : 1-418-877-1008

www.doriclenses.com